

**Stepper™**  
precisão na ponta dos dedos

# pipeta de repetição para seringas Ecostep™

NOVO  
**bioproof**  
seringas



Pipeta extremamente confortável, segura e fiável, destinada à pipetagem repetida com 10 a 5000 µl. O mecanismo de acção de gatilho inovador elimina o cansaço do polegar. Os materiais seleccionados apresentam uma boa resistência ao impacto. A forma compacta limita eficazmente a contaminação interna do instrumento. Uma vasta selecção entre 53 volumes diferentes; até 73 doses por carga/enchimento.

#### A Stepper™ contém

- Activação por 4 dedos
- Botões de configuração que fornecem indicação clara de volumes e número de alíquotas
- Operações simples e rápidas
- Três seringas Ecostep™ volumétricas, com códigos de cores
- Mecanismo de auto-bloqueio
- Seringas esterilizadas Ecostep *bioproof™*



O modelo Stepper™

# 411

As seringas Ecostep™

# 316

**SOCOREX**  
SWISS

# Stepper™

precisão na ponta dos dedos



## ► Indicação da configuração inicial

Após colocar a seringa descartável, seleccione o volume adequado. As marcações nos botões de selecção permitem a leitura directa do volume definido e número de alíquotas correspondentes.

## ► Activação com a ponta do dedo

A acção facilitada para o utilizador do gatilho 4 dedos elimina o cansaço do polegar durante a dosagem.



## ► Ecostep bioproof™

Seringas com alto grau de pureza, esterilizadas e com revestimento simples.

A esterilidade de cada lote é testada por laboratórios independentes e certificado como sem detecção de DNase, ribonuclease (RNase), DNA humano e pirogênio (endotoxina).




## ► Gama de dosagem

Ampla selecção de 53 volumes

N.º de alíquotas	Volume µl	Volume µl	Volume µl
73	10	50	500
49	15	75	750
36	20	100	1000
29	25	125	1250
24	30	150	1500
20	35	175	1750
18	40	200	2000
15	45	225	2250
14	50	250	2500
12	55	275	2750
11	60	300	3000
10	65	325	3250
9	70	350	3500
8	75	375	3750
8	80	400	4000
7	85	425	4250
7	90	450	4500
7	95	475	4750
6	100	500	5000

## ► Certificado de Qualidade e Garantia

Certificado independente de controlo de qualidade emitido após testes rigorosos. Ver folheto da embalagem para conhecer as condições completas de garantia, precauções de segurança e instruções de funcionamento. Garantia de dois anos.

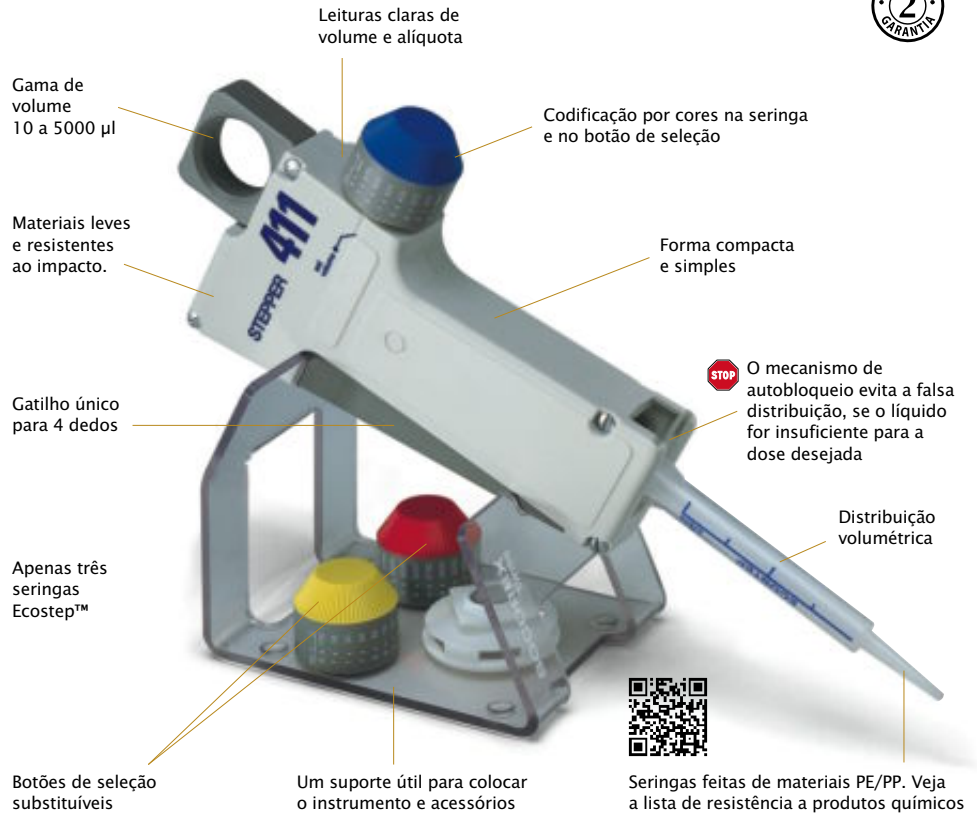

## Informação sobre desempenho e encomendas

### Stepper™ 411

Descrição	Embalagem	N.º. Cat
Stepper™ 411 (incl. três botões de selecção com códigos de cores, adaptador, amostras de seringas Ecostep™)	1 / pk	411.5000
Adaptador de substituição para seringa vermelha Ecostep™	5 / pk	1.411.7
Suporte para uma Stepper™	1 / pk	320.411

### Seringas Ecostep™

Seringas não estéreis são fornecidas a granel. Versão *bioproof* esterilizada com revestimento simples. Cada lote grau de pureza altamente biológico é certificado por laboratórios independentes como sem DNA humano, DNase, ribonuclease (RNase) e pirogênio (endotoxina).

Gama	Capacidade seringa	Desempenho a	Inexactidão (E%)	Margem de Erro (CV%)	Versão	Embalagem	N.º. Cat
10 - 100 µl	0.75 ml	20 µl	< ± 1.5 %	< 1.5 %	Não esterilizada	Granel, 100/box	316.010
		100 µl	< ± 1.0 %	< 0.8 %	Esterilizada <i>bioproof</i>	Rev. simples 100x 1 / box	316.010.9
50 - 500 µl	3.75 ml	100 µl	< ± 1.0 %	< 1.0 %	Não esterilizada	Granel, 100/box	316.050
		500 µl	< ± 0.5 %	< 0.5 %	Esterilizada <i>bioproof</i>	Rev. simples 100x 1 / box	316.050.9
500 - 5000 µl	37.5 ml	1000 µl	< ± 0.8 %	< 1.2 %	Não esterilizada	Granel, 100/box	316.500
		5000 µl	< ± 0.5 %	< 0.4 %	Esterilizada <i>bioproof</i>	Rev. simples 100x 1 / box	316.500.9

Os valores de desempenho obtidos com água bi-destilada a uma temperatura constante (± 0,5°C) entre 20 e 25°C de acordo com a norma EN ISO 8655.



## O seu distribuidor local



**SOCOREX ISBA SA**  
 Champ-Colomb 7, CP  
 1024 Ecublens/Lausanne  
 Suíça  
[socorex@socorex.com](mailto:socorex@socorex.com)  
[www.socorex.com](http://www.socorex.com)  
 Tél. +41 (0)21 651 6000  
 Fax +41 (0)21 651 6001