

MC 905

Flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel Détergent désinfectant liquide

Hochkonzentrierte Reinigungs- und Desinfektionslösung für ein Reinigen von Metall-, Plastik- und Glasinstrumenten, Reservoiren, Flaschen etc. Anwendung in Arztpraxis und Laboratorien aller Art. **Vor Gebrauch, Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise auf der Etikette zur Kenntnis nehmen.**

Détergent et désinfectant concentré pour le nettoyage efficace de tous les instruments en métal, plastique ou verre, réservoirs, bouteilles etc. Usage dans les cabinets médicaux et les laboratoires de tout type. Bien lire l'étiquette pour connaître les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

MC 905 flüssig

Selbstreinigendes, kostensparenes und schonend Desinfektionsmittel für Instrumente, Glasgeräte und alle Flächen in Arztpraxis und Krankenhaus.

Anwendung: Instrumente, Glasgeräte etc. nach Gebrauch sofort abspülen und in eine 1-3 %ige (10 – 30 ml/l) MC905-Lösung einlegen. Auf ein vollständiges Eintauchen bei Zimmertemperatur für mindestens 30 Minuten achten. Danach gründlich, am besten mit Aqua dest., nachspülen und wie gewohnt sterilisieren. Bei starker Verschmutzung (z.B. ölhaltige Rückstände) Konzentration auf 5% erhöhen. MC 905 ist rückstandlos entfernbar, ohne Beeinflussung empfindlicher Testmethoden.

Détergent autonettoyant, non corrosif, économique pour le nettoyage d'instruments, verrerie de laboratoire et toutes surfaces dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.

Mode d'emploi: Après utilisation, rincer immédiatement les instruments et les immerger dans une solution de 1-3% (10 – 30 ml/l) de MC905 à température ambiante pendant 30 minutes au minimum. Veiller à une immersion totale. Rincer soigneusement de préférence à l'eau distillée. Stériliser comme d'habitude. Pour le nettoyage d'instruments très souillés, (p.ex. résidus gras) augmenter la concentration à 5%. Ne laisse aucun résidu après rinçage – sans influence sur les résultats analytiques.

Import: SOCOREX ISBA S.A. – CH-1024 ECUBLENS –
Tel +41 21 651 6000
CH-NR.00786 1800 3001 950

Haltbarkeit / péremption 07/09 Inhalt / contenu: **950 ml**

Hersteller / fabricant: Max Bail, D-87751 Heimertingen

MC 905 flüssig

Nicht ionische Tenside
Tensides non-ioniques



Ätzent - Corrosif
Enthält - Contient:
Glutaraldehyd, Benzalkonium Chlorid

R20/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. **R34:** Verursacht Verätzungen. **R42/43:** Sensibilisierung durch Berührung und Hautkontakt möglich. **S23:** Aerosol nicht einatmen. **S24/25:** Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. **S26:** Bei Kontakt mit den Augen, sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren. **S36/37/39:** Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. **S61:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisung einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. **S45:** Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen. Wenn möglich diese Etikette vorlegen. **S2:** Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

R20/22: Nocif par inhalation et en cas d'ingestion. **R34:** Provoque des brûlures. **R42/43:** Peut entraîner une sensibilisation par inhalation ou en contact avec la peau. **S23:** Ne pas respirer les aérosols. **S24/25:** Eviter le contact avec la peau et les yeux. **S26:** Lors de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. **S36/37/39:** Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des yeux / visage. **S61:** Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité. **S45:** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Si possible lui montrer l'étiquette. **S2:** Conserver hors de la portée des enfants.

Doc vente/inserts/MC905_1007