




# Acura<sup>®</sup> 810

A pipeta de deslocamento de ar com dois passos pré-calibrados permite pipetagem subsequente de 1 e 0.1 ml do mesmo líquido. Bocais metálicos adaptam-se a longos tubos para aspiração de reservatórios estreitos ou fundos (p.e. saquetas Stomacher<sup>®</sup>). Alternativa ideal para as pipetas de vidro graduadas ao efetuarem-se diluições 1:10 em série em bacteriologia.

## Vantagens do produto

- Dois volumes fixos pré-calibrados - nenhuma definição requerida
- Ativação suave, excelente ergonomia
- Filtro de proteção do bocal intermutável, em PE
- Sistema Justip<sup>™</sup> para ajustamento da altura do ejetor de ponta
- Ambos os volumes calibrados independentemente
- Manutenção, limpeza e desinfecção fáceis
- Pode ir ao autoclave a 121°C

## Funcionamento simples

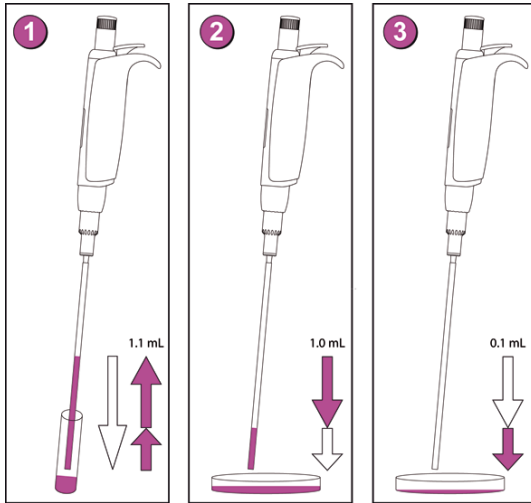


1. Pressione completamente o botão do êmbolo, e em seguida liberte-o para aspirar 1.1 ml
2. Pressione o botão do êmbolo até à primeira espera, distribuindo assim 1 ml no prato Petri
3. Pressione o botão do êmbolo até à segunda espera, distribuindo assim os residuais 0.1 ml no prato Petri

## Informação encomenda - Instrumento

Volumes	Inexatidão (E%)	Imprecisão (CV%)	Cat. N.º
1 + 0.1 ml	< +/- 0.5 %	< 0.4 %	810.1100
	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	

Valores de performance obtidos com água bi-destillada a temperatura constante ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ) compreendida entre 20 e 25°C em conformidade com a norma ISO 8655

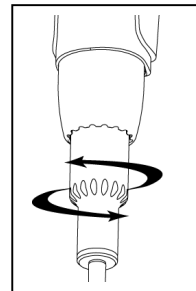

### Ejetor Justip<sup>™</sup>

Rode para a esquerda ou para a direita para ajustar o ejetor à posição da ponta do tubo no bocal.

### Pontas de tubo

- Polipropileno de primeira classe
- L 190 mm: especialmente concebida para frascos estreitos e saquetas Stomacher<sup>®</sup>.
- Ø 4 mm: Nenhum bloqueamento por partículas em suspensão.

## Acessórios

Descrição	Embalagem	Cat. N.º
Pontas de tubo, esterilizado	20 x 25 / emb.	313.1100
Filtro de protecção	100 / emb.	322.810
Posto de trabalho 340	1 / emb.	320.340



Para mais informações sobre este produto da gama Socorex em geral, pode consultar o nosso site [www.socorex.com](http://www.socorex.com)