

Acura[®] manual XS

extra precisas – extra Socorex

Nuevo micropipetas de alto rendimiento



La línea Acura[®] manual XS fue diseñada pensando en los científicos de investigación. Más cortos, más suaves y más ligeros, los ocho modelos ofrecen características claves que buscan una excelencia en el pipeteado.

Las características de la Acura[®] manual XS:

- Forma ergonómica y relación de tamaño excelentes
- Eje corto y delgado que se adapta a microtubos más pequeños
- Peso reducido – más ligera que las principales marcas
- Nueva junta de hermeticidad para una activación suave
- Ejector de puntas de pipeta ajustable*
- Sistema de calibración por el usuario *Swift-set**
- Autoclavable totalmente montado

* Patentado por Socorex



La Acura[®] manual XS

826

SOCOREX
SWISS

Acura[®] manual XS

extra precisas - extra Socorex

► Activación extra suave

La exclusiva junta de reborde de hermeticidad permite un pipeteado ultrasuave, reduciendo así el cansancio de la mano durante el trabajo.



1 Newton (N) ~ 0,1 kilogramos-fuerza (kgf)

Las fuerzas arriba indicadas, medidas en un modelo Acura[®] manual XS de 20 - 200 µl, son indicio de un esfuerzo muy limitado en los dedos. No obstante, el tope de rebasamiento ofrece un claro indicador táctil.

► Manejabilidad superior

El eje corto mejora la precisión del movimiento de la mano. Una gran ayuda en aplicaciones finas tales como el pipeteado en microtubos.



► Contador de alta visibilidad ①

Situado en el lado frontal, sus dígitos de volumen contrastados permanecen visibles en todo momento.

► Expulsión más fácil de la punta ②

El botón eyector permite una activación a baja presión. El sistema de ajuste de altura patentado Justip™ permite la colocación y expulsión de una amplia gama de puntas.



► Calibración Swift-set ③

Fácil sistema de calibración por el usuario con tecla integrada. Mecanismo de bloqueo protegido por sello de calibración adhesivo.

► Certificado de control de calidad y garantía

Certificado de control de calidad individual expedido después de pasar por rigurosas pruebas. Vea la hoja incluida en el paquete para consultar los términos de la garantía, las precauciones de seguridad y las instrucciones de utilización. Garantía de tres años.

Botón grande y suavemente acolchado de expulsión de punta - posición cómoda del pulgar
Tapón con código de colores de rotación libre, independiente del ajuste de volumen

Mecanismo por clics de bloqueo automático para un ajuste del volumen preciso y seguro.

Material robusto - larga vida útil



El sello adhesivo protege el bloqueo de la calibración swift-set


Sistema de ajuste hacia arriba y hacia abajo Justip™ del eyector de puntas

Punta del eje cónica y estrecha - fácil acceso a los microtubos

Apoyo ergonómico para el dedo, acorde con la comodidad general de la mano

Marca CE en conformidad con las directivas IVD 98/79 de la CEE.

Peso: 83 - 88 g

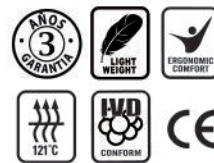

826 XS

0.1 - 2 µl
0.5 - 10 µl
1 - 10 µl
2 - 20 µl
5 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl

La reducción de la longitud del eje mejora la manejabilidad

Estación de trabajo universal

Adecuada para todos los modelos monocanal Socorex así como para la mayoría de marcas del mercado.

Rendimiento e información para pedidos

Volumen	División	Inexactitud (E%)			Imprecisión (CV%)			Tipo de punta	N.º de cat.
		Vol. mín.	Vol. med.	Vol. máx.	Vol. mín.	Vol. med.	Vol. máx.		
0.1 - 2 µl	0.002 µl	<+/- 6.0 % ¹⁾	<+/- 4.0 %	<+/- 2.0 %	< 5.0 % ¹⁾	< 3.3 %	< 1.5 %	Ultra 10 µl	826.0002
0.5 - 10 µl	0.01 µl	<+/- 2.5 % ²⁾	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 1.8 % ²⁾	< 1.2 %	< 0.5 %	Ultra 10 µl	826.0010
1 - 10 µl	0.01 µl	<+/- 2.5 %	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 2.5 %	< 1.6 %	< 0.7 %	200 µl	826.0010Y
2 - 20 µl	0.02 µl	<+/- 2.5 %	<+/- 1.8 %	<+/- 1.0 %	< 1.7 %	< 1.1 %	< 0.5 %	200 µl	826.0020
5 - 50 µl	0.1 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.3 %	<+/- 1.0 %	< 1.0 %	< 0.7 %	< 0.4 %	200 µl	826.0050
10 - 100 µl	0.1 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.2 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.6 %	< 0.2 %	200 µl	826.0100
20 - 200 µl	0.2 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.1 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.2 %	200 µl	826.0200
100 - 1000 µl	1 µl	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	<+/- 0.5 %	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %	1000 µl	826.1000

Valores de funcionamiento obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C de acuerdo con ISO 8655.
¹⁾ medido a 0,5 µl ²⁾ medido a 1 µl

Paquete TwiXS

El conjunto listo para usar incluye:
- Dos pipetas Acura[®] manual XS
- Un soporte de pipetas para repisa
- Muestras Qualitips[®]
- Certificado de Control de Calidad
- Instrucciones de utilización



N.º de cat.	Contenido (micropipetas)	
826.TWX.E	0.1 - 2 µl	2 - 20 µl
826.TWX.G	0.5 - 10 µl	10 - 100 µl
826.TWX.K	5 - 50 µl	20 - 200 µl
826.TWX.N	10 - 100 µl	100 - 1000 µl



Su distribuidor local

SOCOREX
SWISS

SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, c.p.
1024 Ecublens/Lausanne
Suiza
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Tel. +41 (0)21 651 6000
Fax +41 (0)21 651 6001