

micropipetta per diluizione 1:10


Acura® 810

La pipetta a spostamento d'aria con due volumi pre-calibrati consente il pipettaggio in sequenza di 1 e 0,1 ml dello stesso liquido. L'ugello metallico permette di adattare puntali lunghi a cannucchia per aspirazione da serbatoi stretti o profondi (ad es. sacchetti Stomacher®). Questa soluzione rappresenta l'alternativa ideale alle pipette graduate in vetro per l'esecuzione di diluizioni 1:10 in sequenza nel campo batteriologico.

Caratteristiche del prodotto

- Due volumi fissi pre-calibrati; nessuna impostazione richiesta
- Attivazione rapida e senza sforzo; massima ergonomia
- Filtro di protezione per ugello intercambiabile in PE
- Sistema Justip™ per la regolazione dell'altezza dell'espulsore del puntale
- Calibrazione indipendente di entrambi i volumi
- Manutenzione, pulizia e disinfezione semplificate
- Completamente autoclavabile 121°C

Semplice da utilizzare

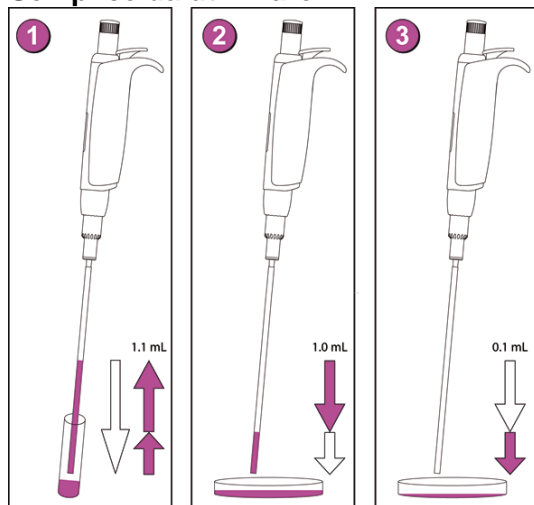


1. Premere completamente lo stantuffo, quindi rilasciarlo lentamente per aspirare 1,1 ml.
2. Premere lo stantuffo fino al primo punto di arresto per erogare 1 ml nella piastra di Petri.
3. Premere lo stantuffo fino al secondo punto di arresto per erogare il restante 0,1 ml nella successiva piastra di Petri.

Informazioni relative all'ordine - Strumento

Volumi	Inesattezza (E%)	Imprecisione (CV%)	N. cat.
1 ml	< +/- 0,5 %	< 0,4 %	810.1100
0,1 ml	< +/- 2,0 %	< 2,5 %	

Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) compresa tra 20 e 25°C in conformità con la direttiva ISO 8655.

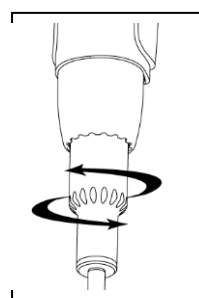

Espulsore Justip™

Ruotare verso sinistra o verso destra per regolare l'espulsore sulla posizione dell'ugello dedicata ai puntali a cannucchia.

Puntali a cannucchia

- Puntali di qualità elevata in polipropilene
- L: 190 mm: appositamente progettati per fiale e flaconi stretti o per sacchetti Stomacher®.
- Ø 4 mm: Nessun blocco dovuto alle particelle in sospensione.

Accessori

Descrizione	Imballo	N. cat.
Cannucchia PP 1,1 ml, sterile	40 x 25/ conf.	313.1119.40
Filtro di protezione ugello	100/ conf.	322.810
Supporto 340	1/ conf.	320.340



Per ulteriori informazioni su questo prodotto o sull'intera linea Socorex, visitate il sito www.socorex.com