



# SOCOREX® SELBSTFÜLLER-SPRITZEN 167/187/287

## Kurzanleitung


### Einstellung des Volumens

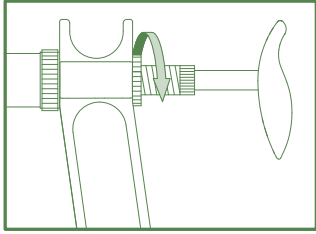

Sicherungsmutter lösen.

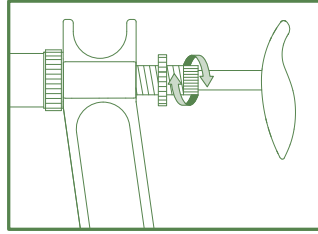


Kolben auf gewünschtes Volumen einstellen.

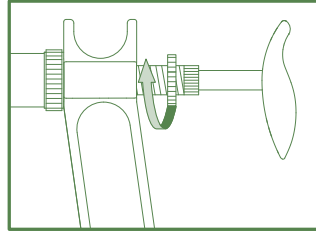


Sicherungsmutter festziehen.

### Einstellung des Haltegriffs

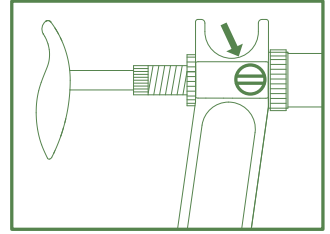


Zur Einstellung des Gehäuses / der Griffposition: Sicherungsschraube am Griff nutzen.


### Anbringen des Schlauches

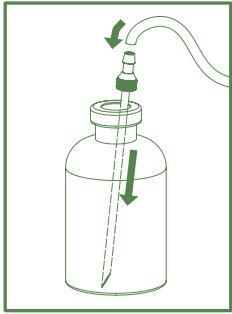

Zulaufnadel anbringen. Schlauch anschliessen.

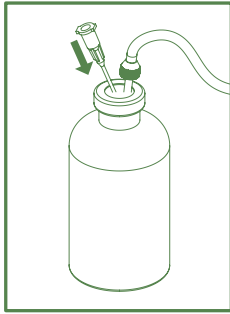


Belüftungskanüle anbringen.

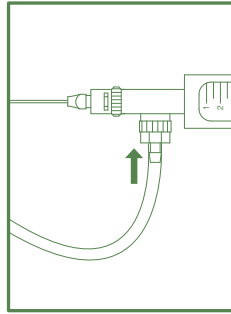


Schlauch an der Spritze anschliessen.

### Installation des Flaschenhalters

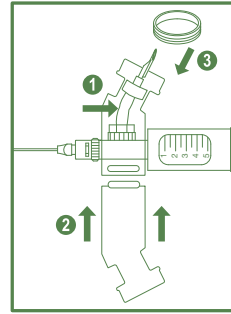


Verbindungsschlauch und Nadel einsetzen, Komponenten montieren.

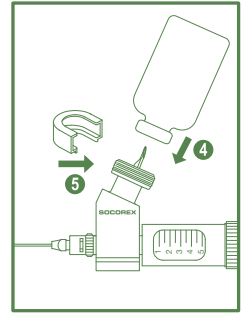


Flaschenpfropfen durchstechen, Flasche arretieren.

### Befüllung

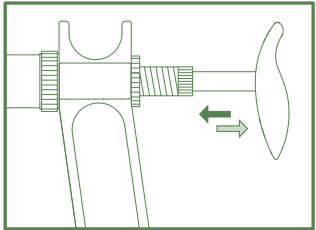


Griff betätigen bis Flüssigkeit die Nadel erreicht.

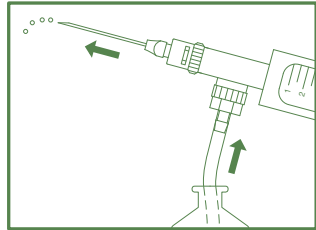


Flüssigkeit in senkrechter Position ausstossen um Luftblasen vollständig zu beseitigen.

### Verstopfte Ventile lösen

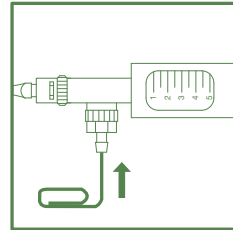


Mit Hilfe einer Büroklammer Ventilkügelchen lösen.

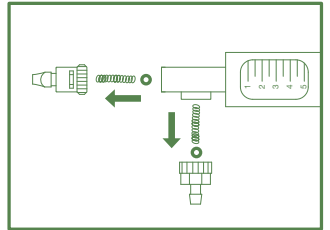


Falls unzureichend, Ventil demontieren und reinigen.


### Tägliche Pflege: Spülen, zerlegen und reinigen

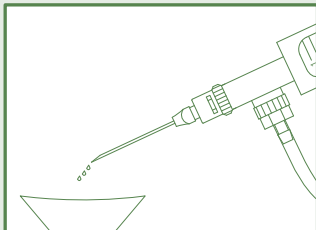


Mit warmem Wasser reinigen und komplett durchspülen.

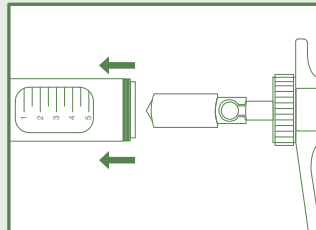

Gehäuse abschrauben und entfernen.

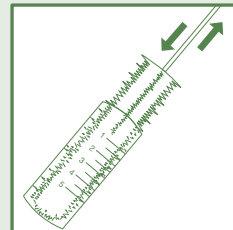


Rückstände im Glaskolben mit einer Bürste entfernen.

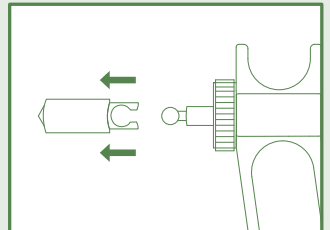


Kolben entfernen, reinigen und trocknen lassen.


### Zusammenbau

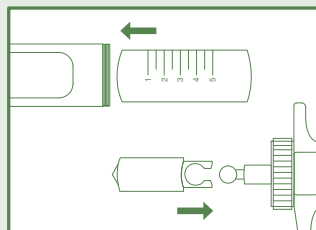

Glaskolben vorsichtig zurück ins Gehäuse einfügen. Kolben am Handgriff festmachen.

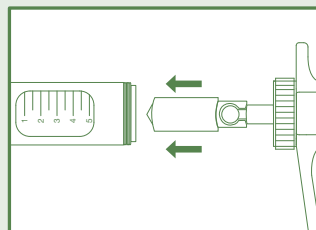

Kolben behutsam in den Glaskolben schieben, Gehäuse festziehen.

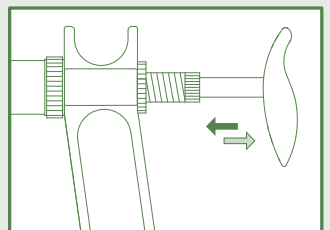

Funktionsprüfung: Spritze ein- oder zweimal betätigen.



I.SYR.D - D1021



ERGONOMIC COMFORT