

# STEPPER™ 411

## ADJUSTABLE REPEATER PIPETTE EINSTELLBARE REPETIERPIPETTE PIPETTE RÉGLABLE À RÉPÉTITION

### OPERATING INSTRUCTIONS BETRIEBSANWEISUNG MODE D'EMPLOI



#### SAFETY PRECAUTIONS

- Read operating instructions carefully; keep available for future reference
- Observe manufacturer's instructions and guidelines for operation and maintenance
- Refer to and follow regulations about handling of potentially hazardous reagents
- Before use, check instrument for good working conditions
- Use only original Ecostep™ syringes
- Use water or alcohol to clean instrument (do not use solvents such as acetone)
- Mind possible hand fatigue and its medical consequences
- This product should be used only for its intended purpose

#### SICHERHEITSAUSWEISUNGEN

- Vor Gebrauch Betriebsanweisung sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren
- Hinweise des Herstellers sowie Instruktionen betreffend Bedienung und Wartung befolgen
- Sicherheitsvorschriften zur Handhabung gefährlicher Lösungen beachten
- Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob das Instrument in perfektem Arbeitszustand ist
- Nur original Ecostep™ Spritzen verwenden
- Instrument mit Wasser oder Alkohol reinigen (aggressive Lösungsmittel wie Aceton vermeiden)
- Mögliche Handermüdung und deren gesundheitlichen Konsequenzen beachten
- Produkt nur für dafür vorgesehene Zwecke einsetzen

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant utilisation, lire avec soin le mode d'emploi, le conserver et s'y référer au besoin
- Respecter les consignes du fabricant et les directives d'utilisation et d'entretien
- Connaître et se conformer aux règles de sécurité sur l'emploi de réactifs dangereux
- Contrôler avant chaque usage le parfait état de fonctionnement de l'instrument
- Utiliser uniquement des seringues Ecostep™ originales
- Utiliser l'eau ou l'alcool pour nettoyer l'instrument (éviter les solvants agressifs comme l'acétone)
- Attention à une possible fatigue de la main et à ses conséquences
- L'instrument ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles définies ci-dessous

#### DESCRIPTION

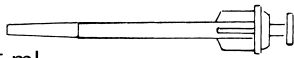
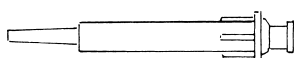
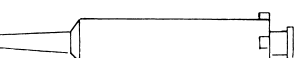
The Stepper™ 411 is a unique trigger action repeater pipette for fast liquid dispensing without thumb fatigue. Careful design provides for comfort and trouble free dispensing of up to 73 samples without refilling. Sample volume and number of shots are clearly displayed on setting knob. Only three sizes of single use Ecostep™ syringes cover from 10 µL to 5 mL. They are the only part in direct contact with the liquid which greatly reduces risks of carry over or cross contaminations. The Ecostep™ syringes are available bulk or sterile, single wrapped. An automatic locking mechanism prevents dispensing errors when the syringe is almost empty.

#### BESCHREIBUNG

Der Stepper™ 411 ist eine einstellbare Repetierpipette für schnelles, komfortables Dosieren. Die einmalige Vier-Fingerdruck-Funktion entlastet Hand und Daumen und erlaubt eine Abgabe von bis zu 73 Dosierschritten ohne Handermüdung und Nachfüllen. Volumen und Anzahl Dosierschritte sind auf einen Blick am Einstellknopf ersichtlich. Drei Größen von Ecostep™ Spritzen decken den Volumenbereich von 10 µl zu 5 ml. Die Einwegspritze ist das einzige Teil in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit, womit Kontaminationsgefahr und Verschleppungsfehler weitgehend reduziert werden. Ecostep™ Spritzen sind lose oder steril, einzeln verpackt, erhältlich. Ein automatischer Sperrmechanismus beugt Dosierfehlern vor, wenn die Spritze fast leer ist.

#### DESCRIPTION

Par son activation unique du bout des doigts et sa prise en main naturelle, le Stepper™ 411 permet un dosage répétitif aisé jusqu'à 73 doses, sans contribution du pouce. Le volume et le nombre de doses sont clairement indiqués sur le bouton de réglage. Trois grandeurs de seringues couvrent les plages de 10 µl à 5 ml. Destinées à un usage unique, elles sont la seule partie en contact direct avec le liquide, réduisant grandement les risques de contamination croisées. Les seringues Ecostep™ sont disponibles en vrac ou stériles, emballées individuellement. Un mécanisme de blocage évite les erreurs de distribution quand la seringue est presque vide.

Max. number of shots / Max. Anzahl Schritte / Nombre max. de doses			73	49	36	29	24	20	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	7	7	6	
Yellow Gelb Jaune	0,75 mL		µ L	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Blue Blau Bleu	3,75 mL		µ L	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
Red Rot Rouge	37,5 mL		µ L	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000

Three setting knobs of different colours – one for each syringe size – are supplied with the Stepper. The box includes samples of the Ecostep™ syringes.

Es werden drei durch verschiedene Farben gekennzeichnete Einstellknöpfe mitgeliefert. Die Packung enthält ebenfalls Muster an Ecostep™ Spritzen.

Trois boutons de réglage de couleurs différentes – un pour chaque grandeur de seringue – sont livrés avec le Stepper. L'emballage contient également des échantillons de seringues Ecostep™.

## OPERATION

### Inserting the syringe and setting button

- Select button (3) and colour matching syringe (5) according to the volume to be delivered.
- Insert button (3) on shaft as shown in picture (B), making sure guide (8) enters slot (9) in button. To remove button, just pull out strongly.
- Slide rod (2) down until it stops.
- Insert syringe (5) into recess (4) until it stops. Red syringe needs adapter (7), supplied with the instrument, to be fitted first (Fig. 1).

### Setting the volume (Fig. 2)

- Unlock setting button (3) by pressing it against casing and rotate until selected volume on scale is even with setting mark (6) on casing.
- Release button (3) and allow to snap back neatly into locking position. Together with the delivered volume, the scale shows the number of shots available when syringe has been filled completely.

The syringe graduation helps evaluate the number of shots available when the syringe is partially filled.

## DOSING INSTRUCTIONS

### Filling the syringe (Fig. 3)

- Immerse nozzle of syringe (5) into liquid.
- Fill by **slowly** pulling rod (2) upwards until it stops or, if syringe is to be partially filled, up to the corresponding graduation mark. Small air bubbles on the plunger will not affect precision.
- Press trigger (1) once until it stops to position stepper mechanism on departure line. **Discard first delivery.** When working with expensive reagents, it may be advisable to switch setting button (3) to smallest volume and to dial the actual sample volume only after the first delivery has been discarded.

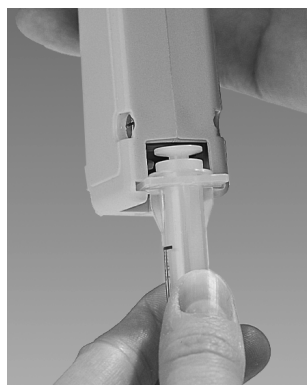


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

## INBETRIEBNAHME

### Aufsetzen des Einstellknopfes und der Spritze

- Einstellknopf (3) und gleichfarbige Spritze (5) dem gewünschten Dosiervolumen entsprechend wählen.
- Einstellknopf (3) wie in Abbildung (B) gezeigt aufsetzen. Führungsgrippe (8) in Schlitz (9) des Knopfes einfügen. Drehknopf wird durch kräftiges Ziehen entfernt.
- Stange (2) muss bis zum Anschlag nach unten geschoben sein.
- Spritze (5) in Halterung (4) bis zum Anschlag einschieben. Rote Spritzen müssen zuerst mit dem mitgelieferten Adapter (7) versehen werden (Abb. 1).

### Volumenwahl (Abb. 2)

- Einstellknopf (3) durch Andrücken gegen das Gehäuse lockern und drehen, bis das gewünschte Dosiervolumen neben dem Einstellstrich (6) liegt.
- Einstellknopf (3) loslassen und in die Verriegelung einrasten lassen. Die Einstellknopf-Skala zeigt Volumen und Anzahl gewünschter Dosierungen bei voll gefüllter Spitze an. Die Spritzen-Skala ermöglicht ein Abschätzen der Anzahl der Abgabeschritte bei teilweise gefüllter Spritze.

## DOSIEREN

### Füllen der Spritze (Abb. 3)

- Ansatz der Spitze (5) in die Flüssigkeit eintauchen.
- Zum Füllen Stange (2) bis zum Anschlag oder bei Teilmengen bis zum entsprechenden Teilstrich der Skala **langsam** hochziehen.
- Kleine Luftblasen unter dem Kolben haben auf die Präzision keinen Einfluss.
- Drucktaste (1) einmal bis zum Anschlag niederdrücken. **Erste Dose nicht benutzen.** Somit wird das Gerät auf die genaue Startstellung gebracht. Will man den Reagenzverlust so klein wie möglich halten, kann man für den ersten Schritt das Minimalvolumen einstellen und erst danach auf das Nutzvolumen zurückgehen.

## MISE EN SERVICE

### Fixation du bouton et de la seringue

- Sélectionner le bouton (3) et la seringue (5) de même couleur selon le volume désiré.
- Engager le bouton (3) sur le stepper selon l'illustration (B) en veillant à ce que la languette (8) entre dans la fente (9) du bouton. Le bouton s'enlève par une forte traction en arrière.
- Pousser à fond la tige à anneau (2) vers le bas.
- Glisser à fond l'embout (5) dans le logement (4) du stepper. Avec la seringue rouge, utiliser le raccord (7) inclus dans l'emballage (Fig. 1).

### Choix du volume (Fig. 2)

- Déverrouiller le bouton de réglage (3) en le pressant contre le stepper et tourner jusqu'à ce que le volume désiré se trouve en face du trait de repère (6) du boîtier.
- Relâcher pour verrouiller, le crantage doit être net. En plus du volume, le bouton indique le nombre de doses lorsque la seringue est pleine. La graduation facilite l'estimation du nombre de doses lorsque la seringue n'est pas pleine.

## OPÉRATION DE DOSAGE

### Remplissage de la seringue (Fig. 3)

- Immerger la pointe de la seringue (5) dans le liquide.
- Remplir l'embout en tirant **lentement** la tige à anneau (2) jusqu'à la butée (embout plein) ou jusqu'au trait de la graduation correspondant au volume voulu (embout partiellement rempli). La présence de petites bulles sous le piston n'affecte pas la précision du dosage.
- Presser la poignée une fois à fond, pour mettre l'instrument en position de départ. **Ne pas utiliser la première dose.** Si l'on veut éviter de perdre une dose importante de réactif, ce mouvement peut être exécuté avec le bouton sélecteur de volume (3) réglé sur la plus petite dose. Repositionner ensuite le bouton sur le volume choisi.

## Dispensing (Fig. 4)

A yellow pipette tip attached to the yellow and blue syringes will facilitate the access into narrow tubes and increase the precision of the delivery.

- Place syringe against wall of receiving vessel and depress trigger (1) until it stops; release completely when delivery has been completed.
- To prevent dispensing errors, an automatic device locks the trigger whenever the liquid remaining in the syringe at the end of a run is less than the set volume. The residue can be cleared by pushing rod (2) down.
- Dispensing speed should not exceed 1-2 shots/sec.

## Removing the Ecostep™ syringe

- Push rod (2) down until it stops.
- Slide syringe out of recess (4).
- Red syringe adapter can be reused.

## MAINTENANCE

The Stepper™ 411 does not need any maintenance. Do not open the instrument casing. In case of technical problem, send it to your local dealer for repair after obtaining return authorisation. **Decontaminate instrument prior to returning it.**

### Calibration

Each Stepper™ is supplied with an individual QC certificate. There is no need and no possibility to calibrate the instrument. Check performance using new, clean Ecostep™ syringes under stabilized temperature condition (20-25°C ± 0.5°C) for instrument, syringe and distilled water. If performance is incorrect, return to dealer for servicing.

### Sterilization

The Stepper™ and Ecostep™ syringes are not autoclavable. For sterile applications, order sterile, single wrapped Ecostep™ syringes. See below for details.

## Abgabe (Abb. 4)

Das Aufsetzen einer gelben Pipettenspitze auf gelbe und blaue Spritzen erleichtert die Abgabe in enge Reagenzgläser und verbessert die Genauigkeit.

- Spritze an die Innenwand des Gefäßes anlegen und Drucktaste (1) bis zum Anschlag eindrücken und nach der Abgabe vollständig loslassen.
- Drucktaste (1) wird automatisch gesperrt, falls die verbleibende Flüssigkeitsmenge geringer ist als das eingestellte Volumen. Die Restflüssigkeit wird durch Herunterschieben der Stange (2) bis zum Anschlag restlos ausgestossen.
- Dosiergeschwindigkeit sollte nicht 1-2 Schritte/Sek. überschreiten.

## Herausnehmen der Ecostep™ Spritze

- Stange (2) bis zum Anschlag nach unten schieben.
- Spritze aus Halterung (4) seitlich herausziehen.
- Adapter der roten Spritze kann wiederverwendet werden.

## WARTUNG

Der Stepper™ 411 erfordert keine Wartung. Gerät nicht auseinandernehmen. Falls Störungen vorliegen senden Sie das Instrument nach Vereinbarung an Ihren Fachhändler zurück. **Das Instrument vor Rücksendung desinfizieren.**

### Kalibrierung

Jeder Stepper™ wird mit einem individuellen Kontrollzertifikat geliefert. Eine Kalibrierung ist weder nötig noch möglich. Neue saubere Ecostep™ Spritze einsetzen bevor die Leistungsdaten geprüft werden. Die Kontrolle ist bei einer konstanten (± 0.5°C) Raumtemperatur zwischen 20 und 25°C für Instrument, Spritze sowie destilliertes Wasser durchzuführen. Falls Resultate den vorgegebenen Toleranzwerten nicht entsprechen, Instrument für Service an den Fachhändler zurücksenden.

### Sterilisation

Weder der Stepper™ noch Ecostep™ Spritzen sind autoklavierbar. Falls nötig sind die sterilen, einzeln verpackten Ecostep™ Spritzen zu empfangen. Siehe Details unten.

## Dosage (Fig. 4)

Pour les seringues jaunes et bleues, l'emploi d'une pointe de pipette jaune facilite l'accès dans des récipients étroits et améliore la précision du dosage.

- Appuyer la pointe de la seringue contre la paroi du récipient et presser la poignée (1) à fond; relâcher complètement lorsque la dose est éjectée.
- La poignée se bloque lorsque le volume de liquide restant dans la seringue est inférieur à la dose réglée. Pour vider entièrement l'embout, presser à fond la tige à anneau (2) vers le bas.
- La vitesse de distribution ne devrait pas dépasser 1-2 doses/sec.

## Enlèvement de la seringue Ecostep™

- Pousser la tige à anneau (2) à fond vers le bas.
- Retirer la seringue.
- Le raccord de seringues rouges peut être réutilisé.

## ENTRETIEN

Le Stepper™ 411 ne nécessite aucun entretien. Ne pas ouvrir le boîtier. En cas de problème technique, envoyer l'instrument au distributeur pour réparation, après obtention de son accord. **Décontaminer l'instrument avant de le retourner.**

### Calibration

Le Stepper™ est livré avec un certificat de contrôle individuel. Il n'y a pas de nécessité ni de possibilité de le calibrer. Contrôler les performances de l'instrument avec de nouvelles seringues Ecostep™ propres, dans des conditions de température stabilisées (20-25°C ± 0.5°C) pour l'instrument, la seringue et l'eau distillée. Si les performances ne sont pas dans les limites acceptables, retourner l'instrument au distributeur pour un service.

### Stérilisation

Ni le Stepper™ ni les seringues Ecostep™ sont autoclavables. Au besoin, choisir les seringues Ecostep™ stériles en emballage individuel. Voir les détails ci-dessous.

## PERFORMANCE DATA AND ORDERING INFORMATION

Cat. No. Kat. Nr. No. Cat.	Capacity Volumen Volume	Syringe capacity Spritzen Kapazität Capacité seringue	Inaccuracy (mean error %) Unrichtigkeit (R %) Justesse (err. rel. %)	Imprecision (CV %) Unpräzision (V %) Précision (CV %)	Cat. No. Kat. Nr. No. Cat.	Ecotstep syringes Ecotstep Spritzen Seringues Ecotstep
411.5000	10 – 100 µL	0,75 mL	± 1.5% (at 20 µL) ± 1.0% (at 100 µL)	< 1.5% < 0.8%	316.010 316.010.9	Yellow, non sterile sterile, single wrapped
	50 – 500 µL	3,75 mL	± 1.0% (at 100 µL) ± 0.5% (at 500 µL)	< 1.0% < 0.5%	316.050 316.050.9	Blue, non sterile sterile, single wrapped
	500 – 5000 µL	37,50 mL	± 0.8% (at 1000 µL) ± 0.5% (at 5000 µL)	< 1.2% < 0.4%	316.500 316.500.9	Red, non sterile sterile, single wrapped

Performance test in accordance with ISO 8655 method using bi-dist. water at constant temperature (± 0.5°C) comprised between 20 and 25°C.

## TECHNISCHE DATEN UND BESTELLINFORMATION

## DONNÉES TECHNIQUES ET CATALOGUE

Description – Beschreibung – Description	Colour code Farbkode Code-couleur	Volumes Volumen Volumes	Cat. No. Kat. Nr. No. Cat.
Setting knob / Einstellknopf / Bouton de réglage	Yellow / Gelb / Jaune Blue / Blau / Bleu Red / Rot / Rouge	10– 100 µL 50– 500 µL 500–5000 µL	411.582 411.583 411.584
Workstation for Stepper 411 / Ständer für Stepper 411 / Support pour Stepper 411			320.411
Adaptor for red syringe, 37,5 mL, 5 pcs / Adapter für rote Spritze, 37,5 ml, 5 Stk. / Raccord pour seringue rouge, 37,5 ml, 5 pcs			1.411.7

## WARRANTY

The Stepper™ is guaranteed for a period of one year against any factory or material defect. Cases due to non-respect of safety precautions and manufacturer's instructions as well as colour alteration are excluded from the warranty. Repair and replacement of parts do not extend the warranty time.

## GARANTIE

Der Stepper™ wird für die Dauer von einem Jahr gegen jeden Fabrikations- und Materialfehler garantiert. Schäden infolge von Missachtung der Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sowie Farbabweichungen der Materialien sind von der Garantie ausgeschlossen. Reparaturen und Ersatzteilaustausch verlängern die Garantiezeit nicht.

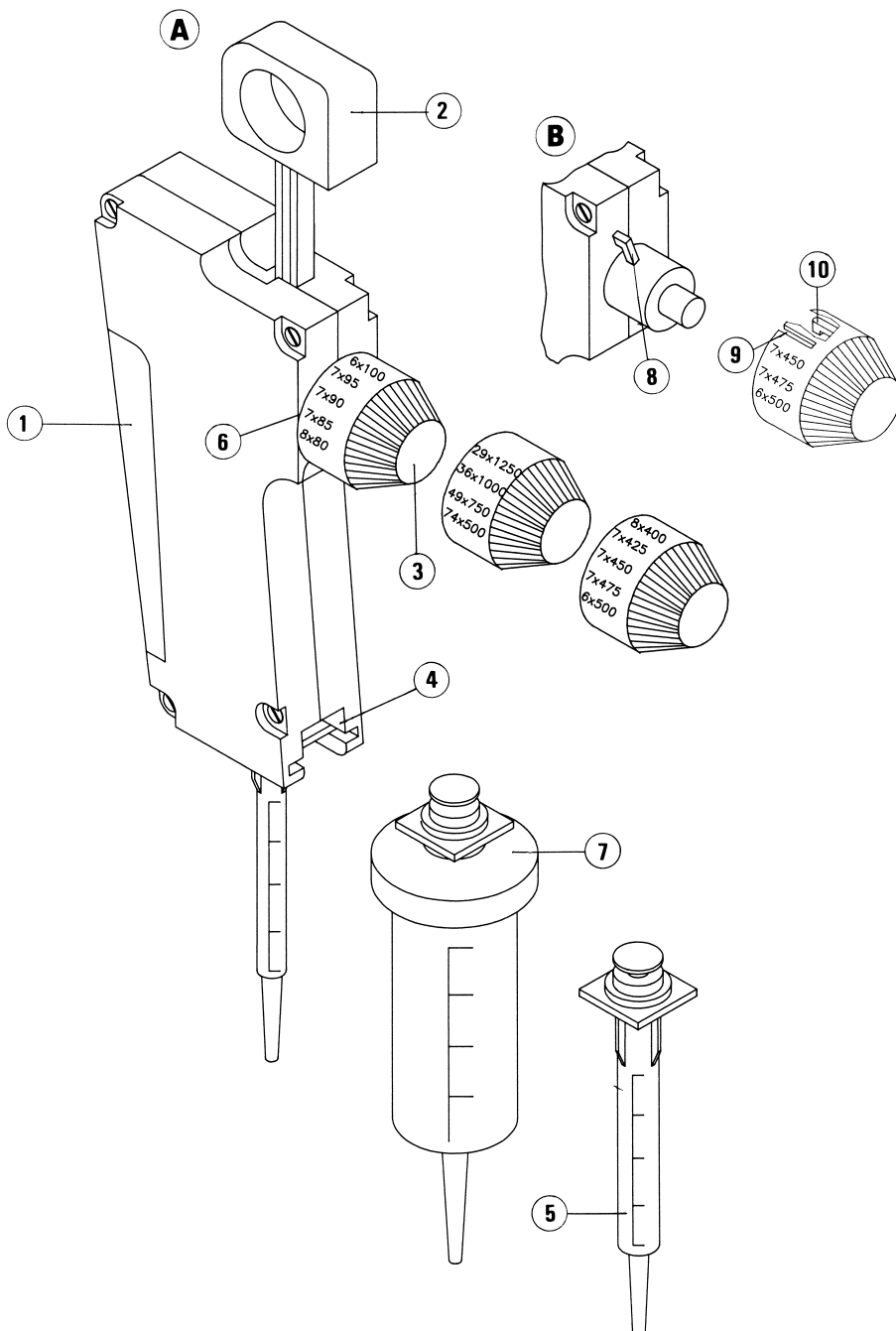
## GARANTIE

Le Stepper™ est garanti un an contre tout défaut de matière ou de fabrication. Le non-respect des instructions du fabricant et des consignes d'entretien ou de sécurité ne sont pas couverts par cette garantie. La durée de la garantie n'est pas prolongée par la réparation ou le changement de pièces. Elle ne couvre pas non plus une éventuelle altération des couleurs.

## LIST OF PARTS

## STÜCKLISTE

## LISTE DES PIÈCES



### DESCRIPTION

1. Trigger
2. Rod
3. Setting knob
4. Recess
5. Ecostep™ syringe
6. Setting mark
7. Adapter
8. Guide
9. Slot
10. Claw

### BESCHREIBUNG

1. Drucktaste
2. Stange
3. Einstellknopf
4. Halterung
5. Ecostep™ Spritze
6. Einstellstrich
7. Adapter
8. Führungsrippe
9. Schlitz
10. Klaue

### DESCRIPTION

1. Poignée
2. Tige
3. Bouton de réglage
4. Logement
5. Seringue Ecostep™
6. Repère
7. Raccord
8. Languette
9. Fente
10. Griffes